

DNA 杂交液 (ISH/FISH 杂交液)

产品编号: E-0012

规格: 1ml

储存: -20°C

产品简介

外显子 DNA 杂交液为即用型工作液, 可直接用于 DNA 探针的稀释, 为 DNA 的原位杂交提供一个液相杂交环境。

本 DNA 杂交液的主要成分为去离子甲酰胺、鲑鱼精 DNA、SSC 等, 应用于原位杂交时可在温和的条件下 (37~42°C) 进行杂交反应。

包装清单

产品编号	产品名称	规格
E-0012	DNA 杂交液 (ISH/FISH 杂交液)	1 ml
--	说明书	1 份

使用范围

石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片、滴片或涂片的 DNA 原位杂交 (CISH/FISH)。

储存条件 -20°C 密封保存

使用方法

取适量 DNA 杂交液与 DNA 探针直接混合均匀 (本杂交液质地比较粘稠, 加入探针后需充分吹打或涡旋), 混匀后的探针经变性后可用于原位杂交检测。

相关产品

货号	产品名称	用途	规格
F-0180	mRNA 杂交液	mRNA 原位杂交	10 ml
F-0043	miRNA 杂交液	miRNA 原位杂交	10 ml
F-0049	DNA 变性液	DNA 变性	100 ml
F-0192	鲑鱼精 DNA (10mg/ml)	原位杂交封闭	1 ml

广州市外显子生物技术有限公司

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 1 栋 308 室

技术支持: QQ 2251645850 订购: QQ 1050304988

咨询: E-mail: focobio@126.com; exonlab@qq.com; Tel: 86-020-89895006