

# Rubber Cement(橡胶胶水)

产品编号: F-0018

规格: 25ml/管×5 管

储存: 4℃

## 产品简介

Rubber Cement 一种生橡胶粘剂，为原装进口产品，没有像强力胶一样的毒性。

## 使用范围

本橡皮胶适用于荧光原位杂交、免疫组化等实验中。在扫描电镜中也有使用，可以将扫描电镜样品粘于样品台上。

## 储存条件

4℃

## 使用方法

当探针或抗体孵育时，盖上盖玻片，再在周围滴上本胶水，胶水能很快凝固。起到防止液体挥发，保持杂交探针或抗体在湿润的环境下，最大限度保持结合效率。孵育完成后，轻轻用镊子去除橡皮胶，对于溢出的胶只需用手指抹掉或橡皮擦擦掉即可，进行后续试验。

## 封胶示意图



广州市外显子生物技术有限公司

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 2 栋 404-405 室

技术支持: QQ 2251645850 订购: QQ 1050304988

咨询: E-mail: focobio@126.com; exonlab@qq.com; Tel: 86-020-89895006