

甲基绿染色液

产品编号 F-2610

规格：10ml

储存：RT 一年有效

产品简介

甲基绿染色液（Methyl Gren Staining Solution）是一种组织或细胞染色时常用的可以把细胞染成绿色的染色液。

本试剂为即用型，使用于免疫组化或原位杂交 DAB、AEC、AP-Red、Fast-Red、NBT/BCIP 显色后的复染。

包装清单

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
F-2610	甲基绿染色液	10ml	1 瓶	RT
--	说明书	1 份		

注意事项

1.若是 AEC、AP-Red、Fast-Red、NBT/BCIP 显色后的复染，复染后，无须脱水透明即可用水溶性封片剂封片；若是 DAB 等染色，复染后可梯度酒精脱水二甲苯透明后再用中性树胶封片。

2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明

1.使用时，将适量（以覆盖标本为准）染液滴加于样品上，染色 5-10min。流水冲洗 1-2min,直至核染成绿色或蓝绿色。

2.选择合适的封片剂封片。（水溶性封片液封片不能永久保存，建议尽快拍照保存。若需保存较长时间，可存放于 4℃）。

广州市外显子生物技术有限公司

技术支持：focobiolab@126.com Tel: 86-20-89269730

订购产品：focobio@126.com; Tel: 86-20-89895006